



DMEM/F12

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
300131-500	DMEM/F12	500ml	12 个月	液体	2~8℃，避光	冰袋
300131-1000	DMEM/F12	1000ml	12 个月	液体	2~8℃，避光	冰袋

一、产品简介：

DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F12)是广泛使用的支持多种哺乳动物细胞生长的基础培养基。本产品是 DMEM 培养基和 Ham's F12 培养基的 1:1 混合物，是在低血清条件下培养多种细胞类型的理想产品。Dulbecco 改良 Eagle 培养基(DMEM)是改良的 Eagle 基本培养基 (BME)，氨基酸和维生素浓度是 BME 的四倍。Ham's F12 以 Ham's F10 培养基为基础，显著提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。

二、产品特点：

1. 适用于 MDCK, 神经胶质细胞, 成纤维细胞, 人内皮细胞和大鼠的成纤维细胞的培养。
2. DMEM/F12 是 DMEM 和 Ham's F12 的 1:1 混合物，结合了 DMEM 的高浓度的糖、氨基酸、维生素和 F12 的多种营养成分。DMEM/F12 不含蛋白质、脂类或生长因子。因此培养时需要添加更多的营养物质，低血清培养时需加 ITS 等，常规培养需添加 10%胎牛血清。
3. 本品种含酚红、L-谷氨酰胺，不含 HEPES。

三、使用说明：

1. 准备工作：将 DMEM 液体培养基、血清和抗生素放到室温平衡 30min。
2. 配制：按照实验需求，将 DMEM/F12 液体培养基、血清和抗生素按一定比例混合。通常，向 DMEM/F12 液体培养基中加入 10%的血清和 1%的抗生素。
3. 无菌操作：在无菌操作台中进行以下步骤，确保所有操作均符合无菌要求。
4. 细胞接种：将需要培养的细胞从原培养容器中取出，用适当的培养基或 PBS 清洗后，接种到含有 DMEM/F12 液体培养基的培养瓶或培养皿中。细胞接种密度应根据细胞类型和实验需求确定。
5. 培养：将接种了细胞的培养瓶或培养皿放入 37℃、5% CO₂ 的细胞培养箱中进行培养。根据细胞生长情况，定期观察并更换培养液。

四、注意事项：

1. 无菌操作：在整个使用过程中，务必保持无菌操作，避免微生物污染。
2. 血清来源：尽量使用同一家供应商提供的血清，以减少细胞间的差异。同时，血清应在保质期内使用，避免过期导致细胞生长不良。
3. 储存条件：DMEM/F12 液体培养基应保存在 2~8℃，避免高温和阳光直射。
4. 补加试剂时，应按照包装袋说明进行添加。